



Douche oculaire

Modèle bras argenté

1. Activer la douche;
2. Maintenir les paupières ouvertes avec le pouce et l'index;
3. Rincer les yeux pendant 15 minutes minimum;
4. Bouger les globes oculaires de haut en bas durant le rinçage afin de faire circuler l'eau sur toutes les parties de l'œil et sous la paupière;
5. Consulter un médecin.



Pour activer la douche, il faut simplement tirez la douche oculaire à partir du bras vers vous et l'eau va sortir automatiquement.

