



Douche oculaire

Modèle en rotation


1. Activer la douche;
2. Maintenir les paupières ouvertes avec le pouce et l'index;
3. Rincer les yeux pendant 15 minutes minimum;
4. Bouger les globes oculaires de haut en bas durant le rinçage afin de faire circuler l'eau sur toutes les parties de l'œil et sous la paupière;
5. Consulter un médecin.



Pour activer la douche il faut simplement tourner la douche, comme illustrer dans cette image.


MODE SELECTION

THE eyePOD™ IS SWITCHED BETWEEN MODES OF OPERATION BY ROTATING THE HEAD IN EITHER DIRECTION. WATER IS STILL ACTUATED USING YOUR FAUCET CONTROLS.

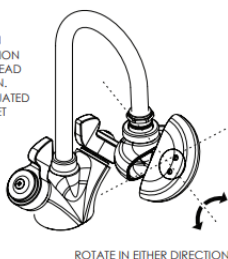

ROTATE IN EITHER DIRECTION

FAUCET MODE

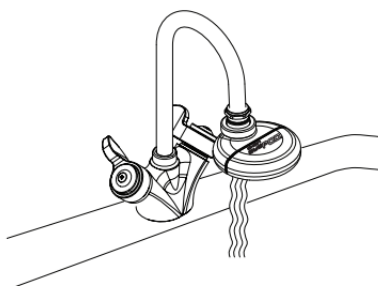

EYEWASH MODE

